

NETTOYAGE

TRESPA® TOPLAB^{PLUS}®

La surface de Trespa® TopLab Plus® est non poreuse et résiste sans altération à un grand nombre de produits chimiques agressifs. Dans tous les environnements où l'hygiène est essentielle, Trespa® TopLab Plus® constitue la solution idéale.

La surface de Trespa® TopLab Plus® est imperméable à la plupart des bactéries, moisissures et microorganismes, résiste aux colorants, aux solvants organiques et à l'eau et reste durablement facile à nettoyer et à désinfecter.

Généralités

Pour l'entretien courant des plans de travail, la surface de Trespa® TopLab Plus® peut être facilement nettoyée avec un détergent ménager, de l'eau et du savon par exemple. Essuyez la surface humide avec un chiffon absorbant. Des matières abrasives ou de polissage ne doivent en aucun cas être utilisées

Nettoyage de surfaces très sales

Les surfaces très sales ou les zones où la salissure normale* s'est accumulée au cours d'une longue période sont faciles à nettoyer avec de l'eau chaude et un produit de nettoyage à base de savon ou de détergent ménager, appliqué avec une éponge ou une brosse douce en nylon. Appliquez le produit de nettoyage dilué sur la surface et laissez agir. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez avec un chiffon absorbant.

* poussière, crayon, stylo à bille, encre, café, thé, jus de fruit, rouge à lèvres, graisse, taches de nicotine, cirage, urine, résidus de savon, calcaire, peintures et colles hydrosolubles.

Suppression de taches spécifiques

- Les colles et les vernis à base de solvants (vernis à ongles, encre de tampon, peinture aérosol), le goudron et autres taches solubles mais tenaces doivent être retirés avec des solvants organiques comme de l'acétone, du white-spirit, de la térébenthine ou du pétrole.
- étirez la cire des bougies immédiatement avec de l'eau et un produit de nettoyage ménager doux. Il se peut que les taches de cire séchées doivent d'abord être grattées avec une spatule en bois ou en plastique et le reste, avec un solvant organique.
- La colle ou la peinture à deux composants, la résine synthétique, etc. doivent être retirées immédiatement avec de l'eau ou un solvant organique. Lorsque ces produits ont séché, ils ne peuvent plus être retirés sans endommager la surface.
- En cas de pollution causée par silicones, utilisez un supprimeur des silicones. .

NETTOYAGE

TRESPA® TOPLAB^{PLUS}®

Utilisation de désinfectants

Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire pour la désinfection des paillasse de laboratoires (micro)biologiques ou cliniques, salles d'opération, des produits de nettoyages plus forts ou des désinfectants adaptés sont recommandés, comme :

- alcool, de préférence solution 60-70 % dans de l'eau.
- aldéhydes, mais pas dans, ou en combinaison avec, des composés ammoniacés quaternaires.
- composés séparateurs chlorés. Cependant, l'utilisation à long terme de ces produits peut entraîner
- la décoloration de certains pigments.
- phénols, à ne pas utiliser pour la désinfection de la cuisine.
- composés peroxydés (peroxyde d'hydrogène et peracides organiques).
- composés ammoniacés quaternaires.

Certains fabricants proposent des produits contenant à la fois des composants de nettoyage et désinfectants. Ces 'désinfectants détergents' sont destinés à un nettoyage et une désinfection simultanés de surfaces légèrement à moyennement salies dans des endroits où il n'y a pas de grand risque d'infection.

Avertissement

Suivez toujours les instructions du fabricant attentivement lors de l'utilisation de tout produit de nettoyage ou désinfectant.

L'utilisation d'une combinaison de produits peut entraîner des réactions chimiques non désirées produisant des gaz nocifs.

Lorsque des surfaces ont été nettoyées avec des produits de nettoyage agressifs, elles doivent être bien rincées pour diluer le produit de nettoyage et éviter qu'il sèche sur la surface du panneau.

NETTOYAGE

TRESPA® TOPLAB^{PLUS}®

Clause d'exonération de responsabilité

Ce document imprimé a été généré par vos soins depuis le site www.trespa.info (« Site web »). En visitant le Site web et en imprimant ce document, vous acceptez les Conditions d'utilisation du Site web. Veuillez consulter le Site web pour connaître toutes les conditions applicables à ce document. Il est possible que le système présenté dans ce document ne convienne pas à toutes les applications et à toutes les juridictions. Nous ne vous fournissons de données d'essais et d'informations relatives aux certifications qu'à titre d'information. Nous vous conseillons vivement, ou à tout autre utilisateur de ce document, de demander des conseils auprès d'experts indépendants concernant la conformité aux exigences de conception et aux règlements, législations, réglementations et normes en matière d'essais en vigueur. Veuillez consulter vos règlements locaux et exigences de conception locales, pour assurer une utilisation correcte. Trespa décline toute responsabilité relative à votre utilisation de ce document.

Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur et autres droits relatifs aux contenus de ce Site web et de ce document imprimé généré depuis le Site web (y compris les logos, marques commerciales, marques de service, logiciels, bases de données, matériels audio et vidéo, textes et photographies) appartiennent à Trespa et/ou ses donneurs de licences.

® Trespa, Meteon, Athlon, Izeon, Pura NFC, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Trespa Essentials et Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sont des marques déposées de Trespa.

Tous les devis, déclarations, offres, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords, écrits et oraux, et toutes activités associées de Trespa sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) déposées à la Chambre de commerce néerlandaise le 20 février 2015 sous le numéro 24270677. Ces conditions peuvent être consultées sur le Site web de Trespa, www.trespa.com, ou téléchargées depuis ce site.

Tous les devis, déclarations, offres, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords, écrits et oraux, et tous travaux associés de Trespa North America, Ltd. sont régis par les Conditions générales de vente de Trespa North America, qui peuvent être consultées sur le Site web de Trespa, www.trespa.com/documentation ou téléchargées depuis ce site. Une copie de ces conditions générales de vente peut être remise gratuitement sur demande.

Toutes conditions générales autres que celles visées ci-dessus sont rejetées et non applicables, même si ces autres conditions générales sont indiquées sur des demandes d'offres, confirmations d'offres, papiers à lettre et/ou autres documents de l'autre partie, même si Trespa ne rejette pas explicitement ces autres conditions générales.